

# 「梅干しの酸度と塩分」を連続測定で 手間いらず！

## 自動滴定装置 **TITRA-A16**

10.1インチ タブレットPC採用

だれでも  
カンタン



## 高い精度で測定します

個人誤差がありません。  
計算ミスもありません。


## 測定は自動です

測定中は他の仕事ができます。  
測定終了はアラームでお知らせ。

## 測定時間の短縮も可能です

あるポイントまで一気に標準液を  
滴加することで時短もできます。  
処理件数アップにつながります。


【酸度測定結果】

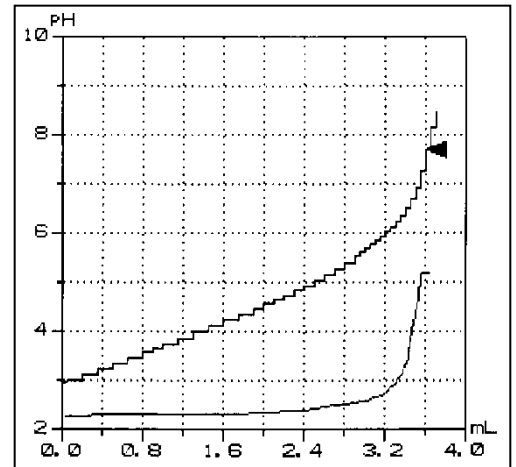

【梅干しの酸度・塩分測定結果例】

No.	試料量(g)	酸度(%)	塩分(%)
1	0.5405	4.282	19.281
2	0.5985	4.287	19.307
3	0.5018	4.284	19.264
	平均値	4.284	19.284
	標準偏差	0.0025	0.0217
	変動係数	0.0587	0.1123

【塩分測定結果】

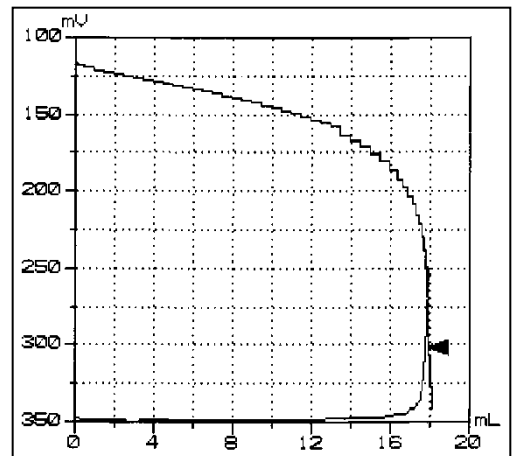

# 測定手順は 3 ステップ!

酸度と塩分を  
自動連続測定

試料を  
ビーカーに採取

純水を  
加える

電極を浸漬して  
滴定キーを押す

終了

## 用途と予算に合わせたラインアップをご用意

リーズナブル



umeCOMとプリンタ  
お問い合わせください

タッチパネル



COM-1700ASと増設ビュレット  
¥1,555,000~

タブレットPC



TITRA-A16STと増設ビュレット  
¥1,580,000~  
(電極別)

12検体  
連続測定



COM-1700ASC12と増設ビュレット  
¥2,395,000~

※記載の価格には、消費税、据付費は含まれておりません。

**まずは無償デモでお試しを!**

装置の開梱・据付・説明・返却、全てお任せください

**平沼産業株式会社**

本社・工場 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739

TEL (029) 247-6411(代) FAX (029) 247-6942

東京営業所・大阪営業所・名古屋営業所

お問い合わせは—